

韦克斯 WIX-EP 系列电泳仪电源操作说明

1. 恒压模式（恒流模式调节方式相同）

- A. 主界面状态，按▶恒定项被反选，按▲▼使得 V 被反选，代表恒定电压模式；
- B. 按▶中间电压数值被反选，按▲▼调节恒定电压具体值；
- C. 按▶底部 TIME 栏被反选，按▲▼调节时间；
- D. 按|▶即按照以上设置条件进行工作。

2. 蛋白模式

- A. 主界面按◀界面被分成左右两部分，左界面为浓缩胶工作条件，右界面为分离胶工作条件；
- B. 按▶ V 被反选，按▲▼选择恒定电压或电流；
- C. 按▶电压数值被反选，按▲▼调节恒定电压或电流数值；
- D. 按▶TIME 被反选，按▲▼调节时间；
- E. 按▶用以上方法调节分离胶电泳条件；
- F. 按|▶即按照以上设置条件进行工作。

3. 记忆模式

- A. 主界面按▼进入历史记忆界面，按▲▼切换历史记忆的存储数据，按|▶即以当前数值进行工作；
- B. 如果要对当天数据进行调节，可参照 1、2 中调节方法进行数据修改。

4. 其它

- A. 工作过程中，按|▶暂停，按◀停止，按▶进行数值调节；
- B. 在任意非主界面按◀则进入主界面；
- C. 结束后按▲或任意键进行静音。